


Metal Scavenger Tool Kit

金属スカベンジャーツールキット

金属除去したいが
どのスカベンジャーが良いかわからない・・・

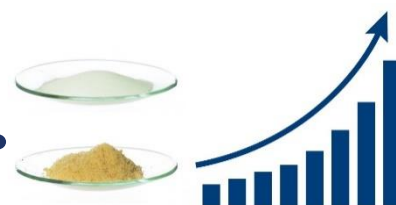

これで試し比べができます！

除去率TOP 5 製品にて除去効率を比べられます！
お好みに合わせてバルク、シリンジの2タイプから選べます！

■ バルクタイプ



<内容>

	サイズ	入数
Si-TMT	3g	1
Si-TMT	500mg/6mL	5
SCX-2	10g	1
Si-Trisamine	10g	1
Si-Thiol	10g	1
MP-TMT	3g	1
製品番号	K-MS-2	


■ シリンジタイプ



<内容>

	サイズ	入数
Si-TMT	1g/15mL	5
SCX-2	1g/15mL	5
Si-Trisamine	1g/15mL	5
Si-Thiol	1g/15mL	5
MP-TMT	1g/15mL	5
製品番号	K-MS-3	


金属除去に最強のツール！ 金属スカベンジャー

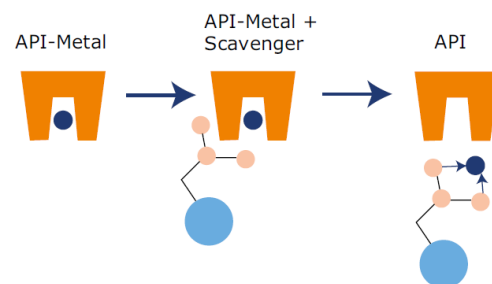

活性炭に比べ
目的化合物のロスを
大幅に抑えます!!

Scavenger	Flow time/s	Flow rate mL/min	Linear flow rate cm/min	Pd Initial /ppm	Pd Recovered /ppm	API Mass yield / %	% Pd reduction/
MP-TMT	333	1.8	1.4	500	10	99.3	98.0
Si-TMT	440	1.0	0.8	500	9	99.3	98.2
Si-Thiol	430	1.0	0.8	500	10	98.1	98.0
Si-Trisamine	371	1.4	1.0	500	9	99.8	98.2
SCX-2	418	1.4	1.0	500	469	91.6*	6.2
Carbon	380	1.6	1.2	500	94	66.0	81.2

活性炭に比べ
大幅に金属の除去
ができます!!

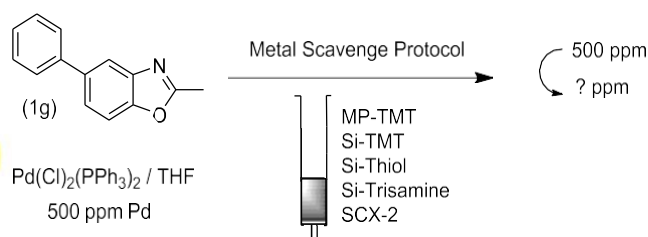

グラビティラック シリンジタイプと一緒に使うと便利♪



製品番号	製品説明	入数
123-2016	グラビティラック (16mm試験管用)	1
123-2019	グラビティラック (19mm試験管用)	1

バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4, 6F
TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121

西日本：〒532-0003 大阪府淀川区宮原5-1-28, 4F
TEL 06-6397-8180 FAX 06-6397-8170

URL: <http://www.biotage.co.jp/>

E-mail: Japan_info@biotage.com

お問合せ先

DKSHジャパン株式会社 化学品ビジネスライン

〒108-8360 東京都港区三田3-4-19
電話 03-5441-4526, Fax 03-5441-4528